

### **OBJETO**

El objeto de esta instrucción es describir la puesta en marcha y el funcionamiento del Túnel de congelación.

Este equipo está registrado en el Inventario de Máquinas y Equipos de la Planta Piloto con la identificación SP49.

### **REFERENCIAS**

Manual de Instrucciones.

### **DESARROLLO**

#### **Puesta en marcha:**

- Conectar el equipo a una toma eléctrica adecuada.
- Poner el producto a congelar en la cámara lateral.
- Encender mediante el interruptor "ON / OFF". El equipo se pondrá en marcha automáticamente.
- Seleccionar la temperatura en el panel de mandos, mediante la tecla "SEL" y las teclas señaladas como bajada y subida.
- Seleccionar la velocidad de enfriamiento mediante el botón giratorio, teniendo en cuenta que el equipo tiene unas limitaciones y hay que encontrar la relación correcta entre temperatura y velocidad.
- Si el equipo se utiliza durante periodos de 6 horas o más, debe conectarse el programa de desescarche automático, situado en el extremo derecho del panel de mandos.

#### **Fin de funcionamiento**

- Apagar el equipo poniendo el interruptor en "OFF".
- Desconectar de la corriente eléctrica.
- Sacar el producto de la cámara de congelación utilizando **guantes de protección térmica**.
- Dejar abiertas las puertas para ayudar a evacuar el agua de condensación y evitar la producción de mal olor.

### **DOCUMENTACIÓN**

Registro de Mantenimiento

Registro de Utilización.