

OBJETO

El objeto de esta instrucción es describir la puesta en marcha y el funcionamiento del Horno de Cocción.

Este equipo está registrado en el Inventario de Máquinas y Equipos de la Planta Piloto con la identificación SP44.

REFERENCIAS

Manual de Instrucciones.

DESARROLLO

Puesta en marcha:

- Accionar el interruptor general situado en el frontal del equipo
- Accionar el interruptor verde situado en el cuadro de mandos, quedando en ESTADO DE ESPERA tras unos segundos.
- Pulsar la tecla “P” (programa): aparecen los distintos programas en la pantalla superior al pulsar las teclas + o -.
- Si ya tenemos establecido el programa, una vez seleccionado en la pantalla, accionar la tecla “▶”, situada en la parte inferior derecha del cuadro de mandos. La programación del equipo se explica más adelante.
- Si se desea, se puede conectar la impresora situada en el lateral izquierdo del horno, la cual imprime los datos de temperatura y tiempo de funcionamiento cada 15 minutos.
- El horno comenzará a funcionar al cabo de unos instantes, comenzando a contar el tiempo en la pantalla superior y visualizándose la temperatura en las otras dos pantallas:
 - * la pantalla inferior izquierda muestra la temperatura real existente en el interior del horno (medida por la sonda con la punta roma)
 - * la pantalla derecha muestra la temperatura real existente en el núcleo del producto (mediante la sonda con punta afilada y si ésta se haya introducida en dicho producto)
- En caso de necesidad, se puede realizar una pausa sin salir del programa de funcionamiento, pulsando la tecla “■” una sola vez. Para volver al funcionamiento normal, pulsar de nuevo “▶”.

Fin de funcionamiento

- El equipo posee una señal acústica que avisa del fin del programa seleccionado, realizando el apagado automático del horno.
- Para desconectar la señal acústica, pulsar “■”.
- Si se desea apagar el horno antes de finalizar el programa, se debe pulsar dos veces seguidas la tecla “■”.
- Seguidamente, pulsar el interruptor verde y luego desconectar el interruptor general.
- ATENCIÓN: nunca se debe pulsar el interruptor verde para detener el funcionamiento del horno.

Limpieza:

1. ATENCIÓN: no deben utilizarse productos ni utensilios que puedan rallar la superficie interna del horno.
2. En el cuadro de mandos existe un programa que ejecuta la limpieza automática del horno.

PROGRAMACIÓN

Este horno de cocción y ahumado permite su programación para la elaboración de distintos productos. Cada programa consta de varias fases que podremos elegir, desde una a un máximo de cinco.

En el panel de control del horno figuran unas teclas con diferentes dibujos representando la característica principal del proceso: cocción en seco, cocción al vapor, ahumado, limpieza, ducha, etc.

DOCUMENTACIÓN

Registro de Mantenimiento

Registro de Utilización.